


SVBONY

SV601

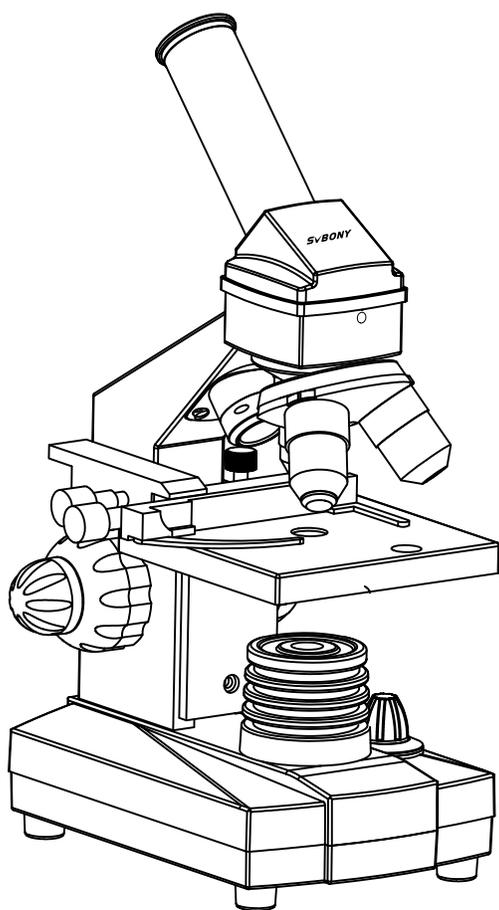

序文

SVBONY顕微鏡をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書はSV601に適用されます。SV601顕微鏡を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。

セットアップ

1. 発泡スチロール容器をカートンから取り出します。
 2. 顕微鏡などの部品を容器から慎重に取り出し、テーブル、机、その他の平らな面に置きます。
 3. ビニール袋から接眼レンズを取り出します。
 4. 10x接眼レンズを接眼レンズチューブに挿入します。
- これで、顕微鏡を使用して標本を観察する準備が整いました。


注意

顕微鏡を安定したテーブル、机、その他の平らな面に置いてください。そして、端から離れてください。

●お手入れ・メンテナンス

1. SV601顕微鏡を火や高温の場所に近づけないでください。
2. 顕微鏡の使用が終了したら、ステージに残っている検体をすべて取り除きます。
3. 顕微鏡の使用が終了したら、上部と下部のイルミネーターをオフにします。
4. 顕微鏡を長期間(30日以上)使用しない場合は、電池を取り外してください。
5. 使用しない時や保管する時は、必ず接眼レンズの上にダストキャップを被せてください。
6. 顕微鏡を清潔で乾燥した場所に保管します。
7. 湿らせた布で外面を拭きます。
8. 光学面を傷つけやすいので、布やペーパータオルで光学面を拭かないでください。
9. 光学面から指紋を取り除くには、ほとんどの写真撮影口で使えるレンズ洗浄剤とレンズティッシュを使用します。
10. 内部の光学面を分解したり、清掃したりしないでください。これは、工場またはその他の認定修理施設の資格のある技術者のみが行う必要があります。

各部名称

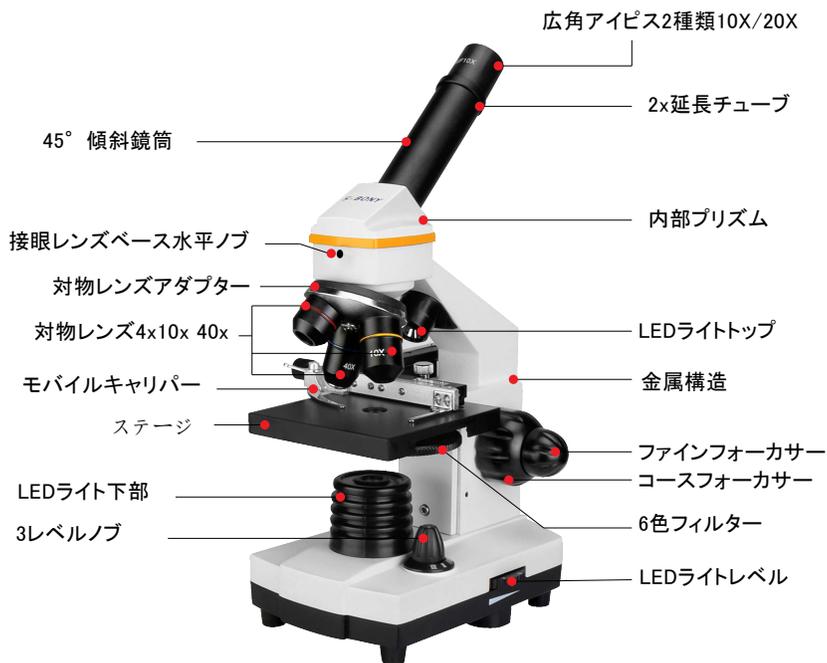

パーツリスト



スペック:

型番	SV601
光学システム	単眼生物顕微鏡
接眼レンズ	WF10X WF20X
対物レンズ	4X 10X S40X
エクステンダー	2.0X
作業ステージ	90mmX90mm Square
	ムービングスケール
	ディスクフィルター
調整	コースフォーカサー&ファインフォーカサー(デュアルノブ)
イルミネーター— 上部	LED ライト
イルミネーター— 下部	LED ライト, 2AA バッテリー (ユーザー提供)
アクセサリ	フルセット(アクセサリチャート)
包装	ボックス
サイズ	155x110x290mm
重さ	1.5kg

セットアップと操作手順

- ① 顕微鏡を取り外し、WF10X 接眼レンズを挿入します。
- ② バッテリーを挿入する又は電気に接続し、ライトをオンにします。光を視野に入れてください。
- ③ スライドを作業ステージに置き、スケールを動かして固定し、オブジェクトの位置を光の中央に調整します。



- ④ 対物レンズを低い位置に調整してから、フォーカサーでゆっくりと上に動かします。ファインフォーカサーを調整すると、見やすくなります。

⑤ 対物レンズアダプターを動かし、倍率を最小から最大に変更します。



⑥ 作業ステージのフィルターは、様々な色で物事を観察できます。



注意事項:

- 1、サンプルを使用するときは、プラットフォームの中央に慎重に置いてください。
- 2、対物レンズハウジングの刻み付きリングを4倍の位置に回転させます。低電力で標本の表示を開始し、必要に応じて高電力に切り替えることをお勧めします。
- 3、接眼レンズに目を通し、標本に焦点が合うまでフォーカスノブを徐々に回します。
- 4、フォーカサー機構の移動量が足りない場合は、ステージプレートを下側に下げる必要があります。画像が鮮明になるまで、ゆっくりと移動します。
- 5、より高い倍率が必要な場合は、対物レンズハウジングを3倍の位置に回転させ、試料が鮮明になるまで焦点を合わせ直します。WF10x接眼レンズをWF20x接眼レンズに交換して、さらに2つの倍率を取得することもできます。



- 肉眼で太陽やその他の強い光を見ないでください。永久的な目の損傷が発生する可能性があります。
- 不必要な損傷を避けるため、子供は大人の保護で使用する必要があります。
- お子様が届く場所にプラスチックパッケージを置かないでください。子供たちはプラスチックを口に入れて窒息する可能性があります。

お手入れとクリーニング:

対物レンズと接眼レンズを清潔に保つ以外に、定期的なメンテナンスは必要ありません。汚れた対物レンズや接眼レンズは、光の透過率が低く、明るさが失われるだけでなく、画像が不鮮明になることを意味します。光学部品を清潔に保ってください！使用しないときは、付属のケースに入れて保管してください。

使用上の注意:

- 1、製品を換気された乾燥した清潔な場所に保管、ドライボックスに入れてください。
- 2、光学レンズにほこりやその他の汚れがある場合は、専門のクリーニングキットを使用して清掃してください。布や硬いブラシで直接拭かないでください。
- 3、製品を自分で分解または修理しないでください。修理が必要な場合は、専門のアフターセールス部門にお問い合わせください。
- 4、濡れた環境で非防水製品を使用しないでください。濡れた環境で防水製品を使用し、使用後に乾燥させてください。
- 5、室内で見る場合は、窓を閉めたり、窓越しに見たりしないでください。製品の観察効果が低下する可能性があります。

窒息の危険を避ける



小さな部品。10歳未満の子供は対象外です。

おすすめなアクセサリ



このアイテムは、製品が付きのまたは指定されたSvbonnyアクセサリと一緒に使用すると、規制基準を満たします。

アイテムのSvbonny承認済みアクセサリのリストについては、次のWebサイトにアクセスしてください：
<https://www.svbonny.jp/>